

## ETAPE 1 : NETTOYAGE




Nettoyer les parties externes du Coriolis Compact à l'aide d'une lingette imbibée d'une solution d'eau et de tensioactifs.



Essuyer l'ensemble à l'aide d'un chiffon doux.

## ETAPE 2: DECONTAMINATION

(pour les échantillons qui ont été prélevés dans une zone contaminée par des agents biologiques)

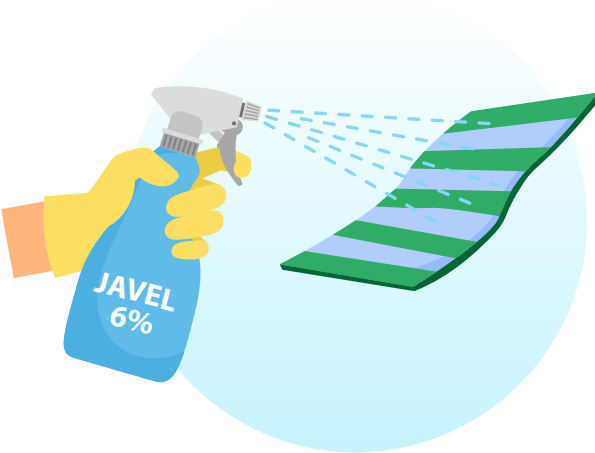

Pulvériser de l'eau de javel à 6% sur un chiffon doux.



Passez le chiffon sur les parties externes puis laissez incuber pendant 30 minutes.



Rincer soigneusement à l'eau douce.



Essuyer l'ensemble à l'aide d'un chiffon doux.